




Notice sur les  
*Instruments de Précision*  
 appliqués à l'*Oenologie*  
*Alcools — Eaux-de-Vie — Vinaigres*  
*Pomologie — Brasserie*

Dujardin  
 Succ<sup>r</sup> de Salleron  
 Editeur

6<sup>ème</sup> Edition

Disque Extracto-Cénométrique n° 496 bis, dont la réduction ci-contre évitera toute description. Ceux qui ont l'habitude de se servir de nos tables en apprécieront de suite la simplicité.

Tourner le cadran mobile (*degré alcool*) de façon à amener le trait rouge gravé près de la flèche, en face la densité corrigée trouvée à l'extracto-cénomètre (*Voir exemple ci-contre*).

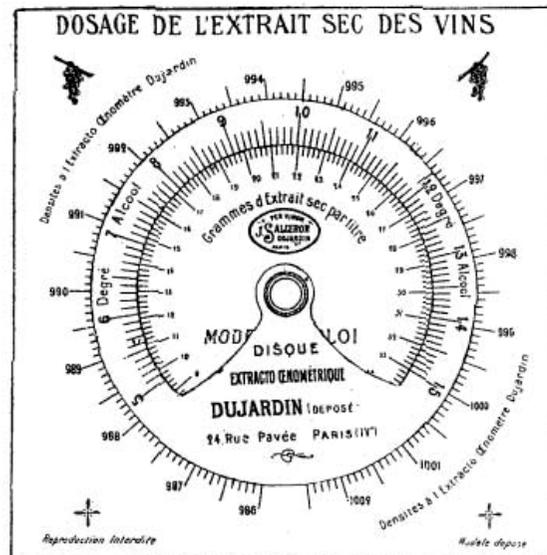

496 bis — Disque Extracto-cénométrique Dujardin remplaçant avantageusement les tables (modèle déposé) en maillechort (12×12 c/m)

Lire en face de la division correspondante au degré alcool du vin, la richesse en extrait sec par litre, en grammes et décigrammes (une division égale 2 décigrammes).

Exemple : Densité corrigée . . . . .	996,65
Degré alcool . . . . .	8,0
Extrait sec par litre . . . . .	17 gr. 2

#### AVIS IMPORTANT

Exiger, dans chaque extracto-cénomètre Dujardin, l'étiquette bleue ci-contre déposée et les tables indispensables pour son emploi; se méfier des imitations.

